

Antibiyotik

Hızlı Test Kitleri

# BIOEASY

Gıda Güvenliği Önemlidir!

“Sütü Antibiyotik  
Kalıntılardan Koruyunuz!”



www.bioeasy.com.tr  
info@bioeasy.com.tr  
+90 (212) 640 71 78



## BIOEASY Sütte 16in1 Hızlı Test Kiti


BIOEASY 16'sı 1 arada hızlı test kiti çığ sütte sülfonamid ve florokinolon antibiyotik gruplarıyla birlikte monensin, basitrasin, spiramisin, florfenikol, trimetoprim, kolistin, albendazol, neomisin, kanamisin, spektinomisin, gentamisin, eritromisin, linkomisin, tylosin&tilmikosin antibiyotiklerinin tespiti için kullanılır. Her test 10 dakika sürer.



Bioeasy Okuyucu  
ile tüm sonuçları kayıt  
altına alın.

|    | Kanal 1<br>FMCS | Kanal 2<br>SABT | Kanal 3<br>NKSG | Kanal 4<br>ELTF         |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| T4 | Spiramisin      | Trimethoprim    | Gentamisin      | Florokinolon            |
| T3 | Kolistin        | Basitrasin      | Spektinomisin   | Tylosin /<br>Tilmikosin |
| T2 | Monensin        | Albendazol      | Kanamisin       | Linkomisin              |
| T1 | Florfenikol     | Sülfonamid      | Neomisin        | Eritromisin             |

## Test Prosedürü

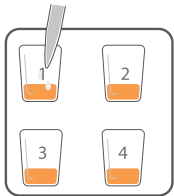

40±2 C°'de 3 dakika  
inkübe ediniz



40±2 C°'de 7 dakika  
inkübe ediniz



Görsel yorumlama

Okuyucu ile yorumlama

Her bir kuyucuk için 200 µL  
süt örneğini 1'den 4'e kadar  
sıralanmış mikro kuyucuklara  
ekleyiniz.

Test Kartını alın ve kapağını çıkarın  
daha sonra 1'den 4'e kadar sıralanmış  
mikro kuyucuklara yerleştirin.



Bioeasy Test Kiti Ürünlerinin  
Sahip Olduğu Uluslararası  
Sertifikalar ve Raporlar:

